

乳酸银显影液

产品简介:

乳酸银显影液主要由阿拉伯胶、柠檬酸、对苯二酚、乳酸银等组成, 是用于免疫金银组织化学染色后物理显影的溶液。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	IH0192	Storage
试剂(A): 显影液		100ml	
试剂(B): 乳酸银溶液		90ml	4°C 避光
使用说明书		10ml	4°C 避光
			1份

操作步骤(仅供参考):

- 1、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。
- 2、配制乳酸银显影工作液: 按试剂(A): 试剂(B)=9: 1 混合, 即为乳酸银显影液, 临用前配制, 不易提前配制。
- 3、显影: 切片浸入乳酸银显影液内, 避光显影, 一般显色 3~5min, 具体显影时间要根据显影情况而定。
- 4、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。

染色结果: 阳性呈黑色状颗粒, 背景干净。

注意事项:

- 1、注意避光保存, 避免强光直射。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 3 个月有效; 常温运输, 4°C 保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
CC0007	磷酸缓冲盐溶液(10×PBS,无钙镁)
CC0022	D-Hanks 平衡盐溶液(1×,含酚红)
CC0130	胰蛋白酶-EDTA 溶液(0.25%:0.02%)
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
CZ0061	台氏液(Tyrode's solution)
NR0003	Lezol(总 RNA 提取试剂)
PS0009	Western 及 IP 细胞裂解液
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)

文献引用:

- 1、Yanyan Zhao,Yu Wang,Le Hu,et al.Excess dietary zinc drives a Cushing's-like syndrome in ovariectomized mice – Implications for postmenopausal obesity.BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS.September 2022.10.1016/j.bbrc.2022.09.042. (IF 3.322)

注: 更多使用本产品的文献请参考产品网页