

## AGN 显影液(B 法)

### 产品简介:

AGN 显影液(B 法)主要由柠檬酸、AGN 银等组成, 是用于免疫金银组织化学染色后物理显影的溶液, 不含阿拉伯胶。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	IH0194	Storage
		100ml	
试剂(A): AGN 显影 A 液		98ml	RT 避光
试剂(B): AGN 显影 B 液		2ml	4°C 避光
使用说明书			1 份

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。
- 2、临用前, 按试剂(A): 试剂(B)=49: 1 混合, 即为 AGN 显影液。
- 3、切片浸入 AGN 显影液内, 一般显色 3~5min, 具体显影时间要根据显影情况而定。
- 4、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。

**染色结果:** 阳性呈黑色状颗粒, 背景干净。

### 注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 3 个月有效。室温运输, 按要求保存。

### 相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
NR0002	Trizol(总 RNA 提取试剂)
PT0015	考马斯亮蓝快速染色液(免脱色)
PW0040	Western blot 一抗稀释液
PW0084	丽春红 S 染色储存液(10×Ponceau S)
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)
TC1167	尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法)